

Požadavky na stavební připravenost před osazením digestoře

Elektrická instalace

- Elektrická zásuvka by měla být umístěna v úrovni 95-100 cm nad podlahou. Doporučujeme ji umístit ve vzdálenosti cca 10 cm od povrchu pracovní desky.
- Za digestoří by měla být elektrická instalační krabice s kabelem 230V / 50Hz (3x2,5 mm²), kterým bude připojena digestoř do el. sítě, nejlépe cca 75 cm nad podlahou na levé straně při pohledu z přední strany digestoře.
- Ostrovní digestoř: instalační kabel by měl být vyveden ze stěny nebo z podlahy ve $\frac{3}{4}$ výšky stolu, v případě, že je stůl u stěny, ve výšce 70-80 cm nad zemí uprostřed stolu.

Instalace odpadu

- Odpadní výstup by měl být veden z podlahy nebo ze zdi za digestoří a zakončen PP trubkou o průměru 50 mm, umístěný přibližně 20 - 25 cm nad podlahou.
- Ostrovní digestoř: výstup odpadní vody by měl vycházet z podlahy. Trubka z PP o průměru 50 mm, má být umístěná přibližně 20-25 cm nad podlahou uprostřed stolu, nebo (v případě, že stůl je u stěny) trubka by měla vycházet ze stěny a max. 20-25 cm od podlahy

Instalace vody

- Při připojení vody do digestoře nebo okrajových stolů je nutné, aby se přidal $\frac{1}{2}$ " kulový ventil ve výšce max. 50 - 60 cm od podlahy.
- Při připojování vody do ostrovního stolu, přívod by měl vycházet z podlahy do výšky 50 cm a také by měl být vybaven kulovým ventilem $\frac{1}{2}$ " uprostřed stolu, nebo (v případě, že je stůl u stěny) ze zdi, jak je doporučeno v 50 cm od podlahy (také uprostřed stolu).

Instalace ventilace

- Před zapojením digestoře je uživatel povinen připravit odtah dle normy EN 14175-2.
- Ve stropě nad digestoří by měl být otvor o průměru přibližně 160- 200 mm. Doporučená vzdálenost mezi zadní stěnou a okrajem otvoru příruby pro odtah je 14 cm. Osa otvoru by měla být zarovnána s osou digestoře.

Teplotní požadavky

- Teplota v místnosti, kde bude toto zařízení instalováno, by neměla být nižší než 15°C.

Plyn

- Instalace plynového potrubí (\varnothing 12 – 15 mm) ve výšce cca 50 cm od podlahy ve stěně za digestoří se snadno dostupným zavíracím ventilem umístěným mimo digestoř.

Ostatní média

- Podmínky se určují dle konkrétního typu média.